

产品名称:	QuaCell® CHO Feed B06 Supplement
货号:	A12956
规格:	300mL、3L、10L
形式:	干粉
储存温度:	2°C ~ 8°C
有效期	24个月 (有效期见产品包装)

简介

QuaCell® CHO Feed B06 Supplement 是一款无血清、无动物成分的化学限定浓缩补料培养基。需搭配 QuaCell® CHO Feed06A Supplement 使用。

组分

L-谷氨酰胺	不含
葡萄糖	不含
次黄嘌呤&胸苷	不含
酚红	不含
碳酸氢钠	不含
水解产物	不含

产品用途

在处理或补充培养基时使用无菌技术。本产品用于研究或进一步制造使用。

警告：不用于人类或动物治疗用途。超出规定范围的使用可能会触犯当地法律。

安全信息

阅读物料安全数据表 (MSDS) 并依据相关的安全操作规范，佩戴护目镜，洁净服，口罩和手套等。

用前准备

- QuaCell® CHO Feed B06 Supplement 溶液配制方法
- 将终体积 50% 的注射用水加入到合适干净的容器中，调节水温至 25~35°C；
- 缓慢加入 79.36 g/L 的 QuaCell® CHO Feed B06 Supplement 干粉，搅拌混合 10 分钟；
- 缓慢加入 5 mol/L NaOH 调整 pH 到 11.50±0.10，搅拌 20 分钟直到完全溶解；
- 若 pH 值不在 11.5±0.10 范围内，则使用 5 mol/L 的 NaOH 调整 pH 到 11.5±0.10，搅拌五分钟；
- 加入注射用水定容至最终体积，搅拌混合；
- 通过 0.20µm 孔径滤膜正压过滤除菌，避光保存于 2~8°C。

补料建议

- 建议第 N 代 Day3、5、7、9、11、13 补 4%~5% 的 QuaCell® CHO Feed06A Supplement 组分和 0.4~0.5% 的 QuaCell® CHO Feed B06 Supplement 组分，或者 Day3~12 每天补 2.0~2.5% QuaCell® CHO Feed06A Supplement 组分和 0.20~0.25% 的 QuaCell® CHO Feed B06 Supplement 组分；
- 可根据接种密度和细胞生长状况决定补料策略和补料时间。

如果项目已经有比较成熟的培养工艺，建议参照原工艺进行，若是工艺开发阶段，建议使用 DOE 的方法来确定合适的培养参数，以便得到更好的结果。

相关产品

货号	品名
A12010	QuaCell® CHO LeAd Medium
A12905A	QuaCell® CHO Feed05A Supplement
A12954	QuaCell® CHO Feed B04 Supplement
A12906A	QuaCell® CHO Feed06A Supplement
A12956	QuaCell® CHO Feed B06 Supplement
A12004	QuaCell® CHO CD04 Medium
A12008	QuaCell® CHO CD08 Medium

标签图例

 过滤除菌	 有效期至	 储存温度
 批号	 干燥保存	 避光保存
 仅供研究	 供 GMP 制造	 不干胶便签