

LePurseal® PVC无菌封管机

LePurseal® PVC无菌封管机用于生物制药领域 (CGT领域)、血站及医院, 配合使用wave摇床、玻璃罐反应器等台式设备或细胞透气培养瓶、细胞培养袋等一次性耗材为客户实现无菌生产。而国内制造及优秀的服务, 更快更好的实现客户的降本增效。



典型应用

- 成分混合
- 白细胞去除
- 病原体灭活
- 成分分装
- 质控采样
- 细胞洗涤和冷冻

产品优势

- 适用范围广
适用普通袋体的PVC管或冻存袋EVA管, 亦可对冻存袋局部进行缝合, 如进行封装的五连冻存袋
- 封管速度快
高频热合, 封管时间3~5秒
- 随时可用
无自检, 开机即用
外径: 3mm~ 8mm的PVC/EVA管路, 可直接进行封管


技术参数

| | |
|----------|-----------------------------|
| 电源 | 220VAC , 50Hz |
| 系统功率 | 280W |
| 封管时间 | 3 ~ 5 秒 |
| 适用管路规格型号 | 外径3—8mm PVC管, EVA管 |
| 管路状态 | 空管/带液/液挂壁的管路 |
| 外形尺寸 | 长 * 宽 * 高: 210X 200 X 95 mm |
| 净重(总重) | 3 Kg |
| 使用环境 | 温度: 5°C~40°C ; 湿度 ≤ 60%RH |

操作步骤



1. 打开电源，将PVC/EVA管放入密封槽，扣动扳手(持续压住扳手)。

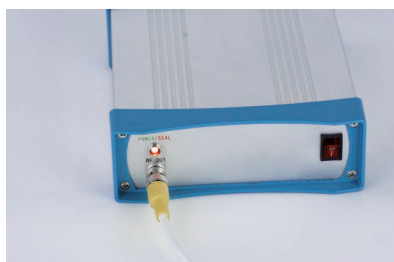

2. 封管机开始工作，此时灯显示红色，等灯显示绿色，封管结束。



3. 检查封管位置的封管效果。

订购信息

| 名称 | 货号 | 包装规格 |
|---------------|----------|------|
| PVC无菌封管机(手持式) | BDPSZ000 | 台 |
| IOQ验证服务 | BDA01 | 1次/台 |
| 维修保养服务 | BDP05 | 1次/台 |

相关产品



LePurweld® PVC无菌接管机可用于生物制药领域、血站、医院的无菌接管，广泛用于CGT生物制药领域、血站、医院等。



LeTheneya® 一次性冻存袋可用于细胞治疗及干细胞或脐带血的冻存与复苏。

规格：25ml—1000ml 不等。

LEPURE
www.lepure-bio.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506
Email: marketing@lepure-bio.com

United States LePure Biotech LLC
2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com