


# LePurweld® PVC无菌接管机

LePurweld® PVC无菌接管机用于生物制药领域 (CGT领域)、血站及医院, 配合使用wave摇床、玻璃罐反应器等台式设备或细胞透气培养瓶、细胞培养袋等一次性耗材为客户实现无菌生产。而国内制造及优秀的服务, 更快更好的实现客户的降本增效。

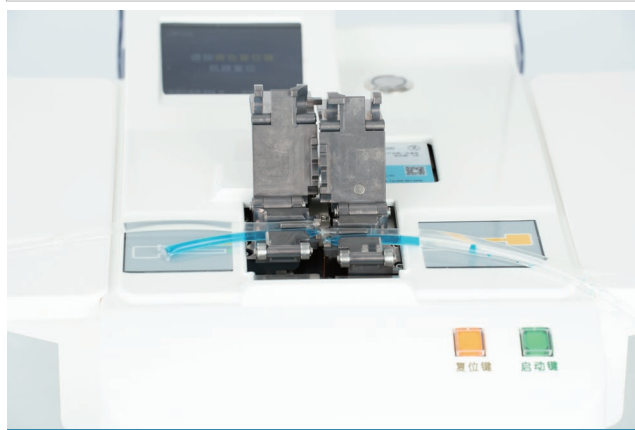

## 产品优势

- **自检速度快**  
开机至完成自检整个流程, 30秒内完成
- **随时可用**  
外径:3.9~4.5mm;内径:2.9~4.1mm)的PVC管路, 不用换管托直接进行接管
- **易搬运**  
设备重5.5kg, 手提把手便于搬运, 快速切换实验区域
- **接管时间短, 自动复位**  
开始接管至完成, 整个过程约 30秒; 打开压板, 取出管路, 设备5秒后完成复位

## 典型应用


- 成分混合
- 白细胞去除
- 病原体灭活
- 成分分装
- 质控采样
- 细胞洗涤和冷冻

## 技术参数


电源	220VAC , 50Hz
系统功率	200VA
接管时间	30秒
适用管路规格型号	外径3.9mm—6mm, 内径2.9m—4.1mm PVC管
管状态	干干 / 干湿 / 湿湿 均可满足

熔接片材质	T2 紫铜
外形尺寸	长*宽*高:350mmX200mmX200mm
净重	5.3Kg
使用环境	温度:5°C~40°C ;湿度≤ 60%RH
熔接片盒	100片/盒


## 操作步骤

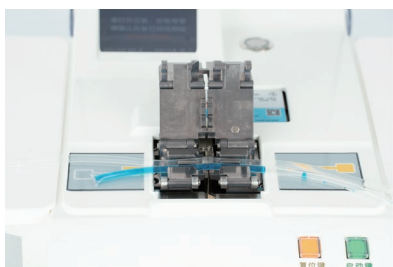

1. 打开电源，设备完成自检后，打开压板，放入需要对接的PVC管路。

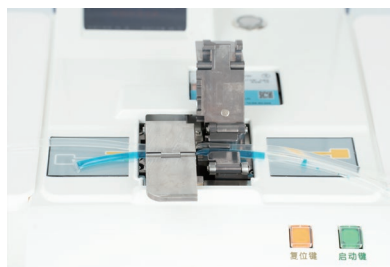

2. 先压左侧压板，再压右侧压板，然后点启动键（绿色键），开始接管。

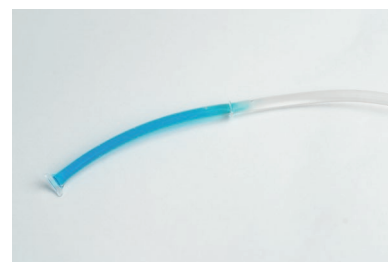

3. 检查接管位置的效果，用指腹揉捏接管位置，使管路内部贯通。

## 订购信息

名称	货号	包装规格
PVC无菌接管机	BDQSZ000	台
熔接片	BDQB01	100片/盒
IOQ验证服务	BDB01	1次/台
维修保养服务	BDQ05	1次/台

## 相关产品



乐纯生物推出的LePurseal® PVC无菌封管机可用于PVC、EVA管路密封，广泛用于CGT生物制药领域、血站、医院等。



LePhinix®EZG台式生物反应器适用CHO、293、SF9、Vero、E.coli、Pichia等细胞的培养工艺开发。已成功应用于多种细胞类型，包括CHO细胞、HEK293、SF-9等细胞。

**LEPURE**  
www.lepure-bio.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司  
上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506  
Email: marketing@lepure-bio.com

United States LePure Biotech LLC  
2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA  
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com