

配制方法资料

产品名称: BT1203N-3 CHO CD Feed 02-BT1203



产品配制说明书及注意事项

1. 将终体积 50%的注射用水加入到合适干净的容器中，调节水温至 25~35℃；
2. 称量 79.36g/L 的 CHO CD Feed 02-BT1203 干粉，缓慢加入水中，搅拌混合均匀，此时溶液为浑浊白色。
(搅拌以形成旋涡而不激起泡沫为宜。)
3. 缓慢加入 5mol/L NaOH 调整 pH 到 11.5±0.10，搅拌 20 分钟直到完全溶解.
4. 使用 5mol/L NaOH 将 pH 调整到 11.5±0.10，继续搅拌 5 分钟；
5. 加超纯水定容到最终的配液体积,继续搅拌 5 分钟。(此时取样测量渗透压约为 1300-1600mOsm/kg)
6. 通过 0.2 μm 孔径滤膜过滤除菌，2-8° c 避光保存。