

配制方法资料

产品名称: BT1202N-3 CHO CD Feed 01-BT1202



产品配制说明书及注意事项

1. 将终体积 80 %的注射用水加入到合适干净的容器中，调节水温至 25~35℃；
2. 称量 132.97g/L 的 CHO CD Feed 01-BT1202 干粉，缓慢加入水中，搅拌混合均匀（搅拌以形成旋涡而不激起泡沫为宜。）；
3. 缓慢加入 5mol/L NaOH 调整 pH 到 6.80±0.10，搅拌 30 分钟直到完全溶解；
4. 使用 5mol/L NaOH 将 pH 调整到 7.00±0.10，搅拌 5 分钟；
5. 加超纯水定容到最终体积；
6. 通过 0.2 μ m 孔径滤膜过滤除菌，2-8° c 避光保存。

CONFIDENTIAL